

Trockengewicht der Biomasse

Vorgehen

- Glasfaserfilter (GF/F Whatman oder GF92 Schleicher und Schuell) auf Analysenwaage vorwägen.
- Jeweils dreimal ein Aliquot (z.B. 0.1 - 2 l) der (Seewasser)probe durch tarierten Filter unter Vakuum abfiltrieren.
- Filter bei ungefähr 105°C bis zur Gewichtskonstanz trocknen.
- Im Exsikkator abkühlen lassen.
- Filter auf der Analysenwaage wägen.